



PSCprof™人多能干细胞消化液

应用于非饲养层依赖的

hESC/hiPSC传代

产品描述

PSCprof™人多能干细胞消化液是一款温和高效型细胞消化液，专为多能干细胞设计。本产品为温和消化酶，可进行单细胞传代，确保在解离细胞时最大限度减少细胞损伤，提高细胞传代存活率。消化时间3-5分钟，简化了细胞传代过程。本产品无动物来源，生产过程严格遵循ISO9001体系，并符合GMP指导原则，确保高质量和安全性。

产品特点



温和高效
细胞传代存活率高



可进行
单细胞传代

上海逐典生物科技有限公司

上海市浦东新区环科路999弄
3号浦东国际人才港13号楼2楼
☎ 021-52238066

杭州逐典生物科技有限公司

杭州市钱塘新区2号大街519号
佳宝科创中心1号楼
☎ 0571-86630817

苏州逐典生物科技有限公司

苏州市虎丘区苏州工业园区新平街
388号腾飞创业园A1
☎ 0512-65107980

南京逐典生物科技有限公司

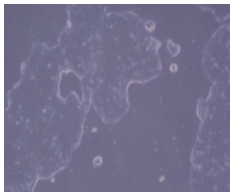
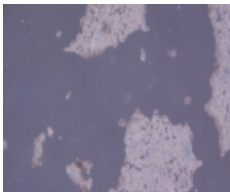
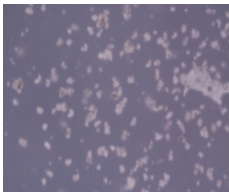
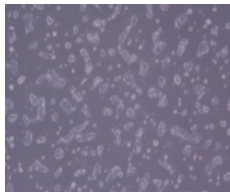
江苏省南京市雨花台区软件大道
109号雨花客厅3幢
☎ 025-83531339

实验数据



iPS细胞消化实验

选取培养状态良好且细胞融合度在80%以上的iPS细胞，用逐典PSCprof™消化液进行消化，计数并测试细胞活率，后接种培养观察细胞状态

品牌	消化前	消化2min30s	中和后	传代24h培养
Chaselection				

消化液品牌	消化时长	细胞总浓度	活细胞	活率
Chaselection	2min ± 30S	$9.59 \times 10^5/\text{mL}$	$8.82 \times 10^5/\text{mL}$	92%

结果表明，逐典PSCprof™人多能干细胞消化液在iPS细胞消化效率，消化后细胞活率等方面表现优异。

订购信息



货号	级别	名称	规格
CYG078R0100	GMP级	PSCprof™人多能干细胞消化液	100 mL

细胞消化相关产品推荐



货号	级别	名称	规格
CY016R0100	科研级	TrypLUS消化液	100 mL
CY016R0500	科研级	TrypLUS消化液	500 mL
CYG016R0100	GMP级	TrypLUS消化液	100 mL
CYG016R0500	GMP级	TrypLUS消化液	500 mL
CY020R0100	科研级	TrypLUS消化液（10X）	100 mL
CYG020R0100	GMP级	TrypLUS消化液（10X）	100 mL
CYG020R0500	GMP级	TrypLUS消化液（10X）	500 mL